




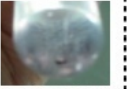
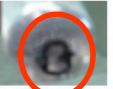
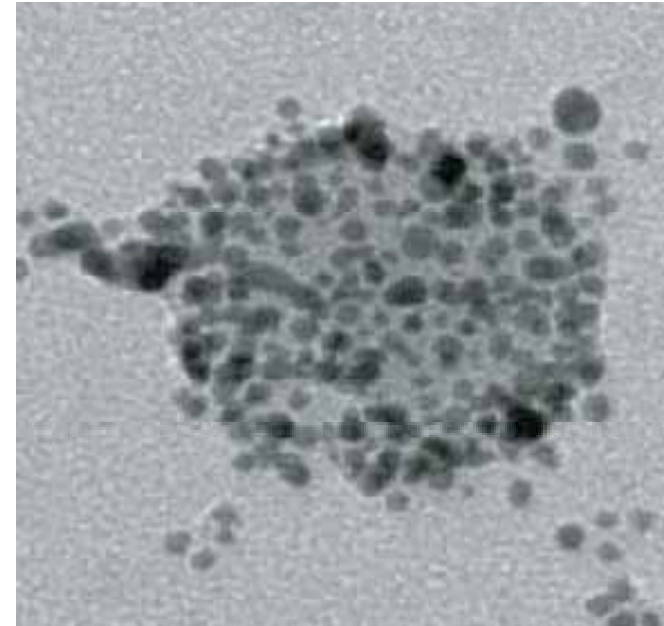


基礎データ: SGNP はインフルエンザウイルスに結合し、共沈殿した

SGNP	-	非レセプター糖鎖	レセプター糖鎖	
Virus	+	+	-	+
Side				
Bottom				

透過型電子顕微鏡イメージ



100 nm

プロトコール

インフルエンザウイルス(200 HAU) 500 μ l

↓ ← SGNP 500 μ l, 30 min.

超遠心分離 24,000 rpm, 90 min, 15

*35%/40%/45%/50%/60% ショ糖密度勾配